

Information zum Beladen von PU Schaumzylinder mit Queradapter auf LKS 100 mit MBASS30 Version 1 und Version 2 (MBASS30 mit LCD Anzeige und Folienstastatur)

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

der Luftkeimsammelkopf **LKS100** hat beim Betrieb mit 30 l/min zur Beladung der PU-Schaumzylinder einen wesentlich geringeren Luftwiderstand als der Luftkeimsammelkopf **LKS 30**. Das kann je nach Widerstand des PU-Schaumzylinder zur Störung "Kein Sammelkopf" führen. Mit der beiliegenden 58 mm Auflage, die auf die Düsenplatte gelegt wird, kann der Luftwiderstand des Luftkeimsammelkopf **LKS100** angepasst werden.

