

## Schnellwechseladapter

für die schraubfreie Verbindung von DuoSta, MBASS30 und anderen Probenahmegegeräten mit Stativ-Gewinde 1/4 Zoll UNC



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und vor der Benutzung des Schnellwechseladapters!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf diesem Blatt!

Die technischen Daten:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Abmessungen:         | 80 mm x 60 mm             |
| Größe der Platte:    | 42 mm x 52 mm             |
| Gewicht:             | 170 g                     |
| Plattengewindestift: | 1/4 Zoll UNC              |
| Befestigungsgewinde: | 1/4 Zoll und 3/8 Zoll UNC |
| Artikel-Nr.:         | 02-114                    |
|                      | Made in Italy             |

## Benutzung des Schnellwechsadapters


### Verbinden

Drehen Sie den Sicherungshebel nach außen.

Drehen Sie den Verschlusshebel nach außen bis er einrastet.

Setzen sie die Platte mit der dünnen Seite schräg in das Unterteil ein, dass die Kante der Platte in die Seitenwand des Unterteils einrastet.

Drücken Sie das Gerät mit der Platte nach unten bis der Verschlusshebel ausrastet und nach innen klappt.

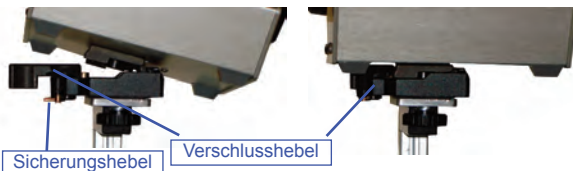

Gerät schräg einsetzen und nach unten drücken

Nach der Montage ist der Verschlusshebel mit wenig Kraft nach vorne zu drücken bis die Verbindung zwischen Stativ und Gerät fest ist.

Drehen Sie den Sicherungshebel nach vorne.

Prüfen Sie die Verbindung auf Festigkeit!

### Lösen

Halten Sie das Gerät während dem Lösen fest.


Drehen Sie den Sicherungshebel nach außen.

Drehen Sie den Verschlusshebel nach außen bis er einrastet.

Nehmen Sie das Gerät schräg nach oben ab.


## Montage des Schnellwechseladapters

Zum Entfernen der Platte drehen Sie erst den Sicherungshebel nach außen (wie Abbildung), und dann den Verschlusshebel in die Außenstellung.

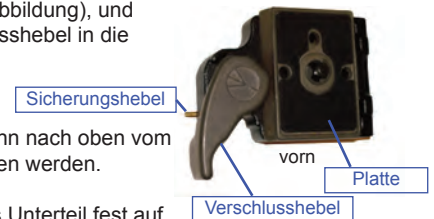

Die Platte kann dann nach oben vom Unterteil entnommen werden.

Schrauben Sie das Unterteil fest auf das Stativ oder den Geräteträger von DuoSta. Zur Montage des Unterteils auf ein 3/8 Zoll UNC Gewinde ist der Adapterring (mit einer Münze) zu entfernen.

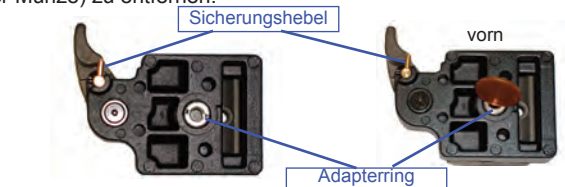

Der Verschlusshebel rastet bei abgehobener Platte in der Außenstellung ein.



Klappen Sie den Drehring auf der Unterseite der Platte aus und schrauben Sie die Platte an das Gerät. Klappen Sie den Drehring nach dem Einschrauben wieder ein.

## Sicherheitshinweise und Pflege

### Sicherheitshinweise

Benutzen Sie den Schnellwechseladapter nur für den vorgesehenen Zweck.

Versichern Sie sich vor der Benutzung:

- dass die Platte sicher mit dem Gerät / DuoSta verbunden ist  
- dass das Unterteil sicher mit dem Stativ / DuoSta verbunden ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Platte vollständig im Unterteil fixiert ist indem Sie den Verschlusshebel nach vorne ziehen und prüfen ob das Gerät fest auf dem Unterteil sitzt.

Sichern Sie den Verschlusshebel immer mit der Sicherungseinrichtung (Sicherungshebel).

Halten Sie Kinder von dem Geräteaufbau fern.

Lassen Sie das Stativ mit dem Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen.

Nehmen Sie das Gerät beim Transport vom Stativ ab.

Benutzen Sie den Schnellwechseladapter nicht bei Beschädigungen.

### Pflege

Reinigen Sie den Schnellwechseladapter mit einem weichen Tuch und milden Reinigungsmitteln.

Halten Sie die Arretier- und Gleitteile frei von Staub und Schmutz.

Gelenk- und Gleitflächen können mit handelsüblichen Schmiermitteln gefettet werden.